


Balance de précision

Balance sous cloche permettant des pesées fines au mg.

- [Balance de précision](#)

Balance de précision

Présentation de l'appareil

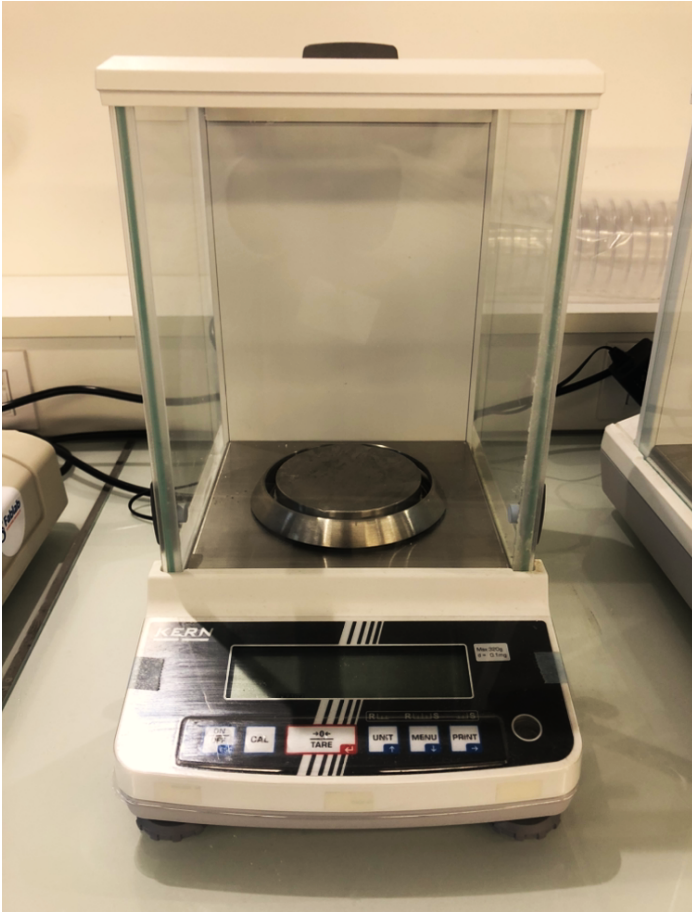

Comme son nom l'indique, cet appareil permet de mesurer des masses de façon précise à 0,0001mg près. La balance est composée d'une cloche s'ouvrant grâce à des portes coulissantes, sur les cotés et le haut de l'appareil. Sous la cloche, on peut trouver au centre le capteur de pesée. Enfin, en dehors de la cloche, on a l'écran ainsi que six touches pour notamment allumer/éteindre ou calibrer l'appareil. Cette balance permet de faire des mesures jusqu'à 320g.

Précautions d'emploi

- **Ne pas déplacer la balance**, au risque de changer la calibration
- Ouvrir et fermer les portes coulissantes avec soin

Mode d'emploi



- Allumer la balance et vérifier que la bille de calibration se trouve bien dans le cercle rouge, sinon recalibrer la balance
- Poser au centre du capteur de pesée, la coupelle de mesure
- Tarer la masse de coupelle
- Procéder à la pesée de votre produit, tout en veillant à ne pas en mettre partout
- Fermer les portes coulissantes afin d'obtenir la mesure la plus précise
- Une fois, la mesure terminée, **nettoyer l'intérieur de la cloche**