

# Centrifugeuse réfrigérée

Centrifugeuse à rotor interchangeable (1,5mL, 15mL, 50mL), permettant de travailler dans une gamme de température allant de l'ambiante à 4°C ou moins. 17000 rpm max.

- [Consignes d'utilisation : Centrifugeuse réfrigérée \(sirena\)](#)

# Consignes d'utilisation : Centrifugeuse réfrigérée (sirena)

**Allumer** en maintenant appuyer le bouton power

**Choisir un programme** : appuyer sur + ou -

**Lancer une centrifugation** : appuyer brièvement sur power

## **Modifier un programme :**

- choisir le programme à modifier avec le '+' ou '-'
- maintenir longtemps la barre tactile en bas de l'écran jusqu'à ce que la vitesse se mette à clignoter  
(pour modifier la durée, appuyer une fois de plus brièvement et suivez le protocole )  
(pour modifier la température, appuyer 2 fois )  
(pour modifier accélération, appuyer 3 fois)
- Modifier la valeur avec le '+' et le '-'
- Pour valider le programme, appuyer brièvement 6 fois sur la barre en bas de l'écran.  
(pour la durée, appuyer 5 fois brièvement pour valider)  
(pour la température, appuyer 4 fois brièvement pour valider)  
(pour l'accélération , appuyer 3 fois brièvement pour valider)  
cela validera les autres paramètres non modifiés

## **Utiliser le programme:**

- choisir le programme avec le '+' et '-'
  - mettre les tubes dans le rotor et fermer le couvercle
  - appuyer brièvement sur le bouton power
- lorsque les conditions du programme sont atteintes, il est affiché un 'OK'

## **les unités par défauts :**

vitesse: tour par min (rpm)

durée: min:sec

température : degré Celsius

pente d'Accélération : plus la valeur est grande, plus le temps d'accélération diminue