

Consignes d'utilisation : Centrifugeuse réfrigérée (sirena)

Allumer en maintenant appuyer le bouton power

Choisir un programme : appuyer sur + ou -

Lancer une centrifugation : appuyer brièvement sur power

Modifier un programme :

- choisir le programme à modifier avec le '+' ou '-'
- maintenir longtemps la barre tactile en bas de l'écran jusqu'à ce que la vitesse se mette à clignoter
(pour modifier la durée, appuyer une fois de plus brièvement et suivez le protocole)
(pour modifier la température, appuyer 2 fois)
(pour modifier accélération, appuyer 3 fois)
- Modifier la valeur avec le '+' et le '-'
- Pour valider le programme, appuyer brièvement 6 fois sur la barre en bas de l'écran.
(pour la durée, appuyer 5 fois brièvement pour valider)
(pour la température, appuyer 4 fois brièvement pour valider)
(pour l'accélération , appuyer 3 fois brièvement pour valider)
cela validera les autres paramètres non modifiés

Utiliser le programme:

- choisir le programme avec le '+' et '-'
 - mettre les tubes dans le rotor et fermer le couvercle
 - appuyer brièvement sur le bouton power
- lorsque les conditions du programme sont atteintes, il est affiché un 'OK'

les unités par défauts :

vitesse: tour par min (rpm)

durée: min:sec

température : degré Celsius

pente d'Accélération : plus la valeur est grande, plus le temps d'accélération diminue

Revision #5

Created 21 March 2023 10:30:10 by Gaudry Angelina

Updated 7 July 2023 13:07:07 by Gaudry Angelina