

# Guide d'installation du software

Avant d'utiliser le programme Auto Lite, il faut d'abord procéder à l'installation du software. Pour ce faire, quelques prérequis:

- Être connecté sur un profil administrateur sur le PC
- La clé USB "YOUR IMAGING SOFTWARE"



- La clé USB d'authentification



Insérer la clé USB "YOUR IMAGING SOFTWARE", la trouver dans l'explorateur des fichiers:

I/ Vérifier l'installation de Microsoft .NET Framework:

- Aller dans AutoLite-1-3-14>Support>Framework, ouvrir l'exécutable "SetupFramework". Si le programme est déjà installé, le message "Microsoft .NET Framework 4.0 is already installed" s'affichera. Dans le cas échéant suivre les instructions à l'écran et compléter l'installation.

## II/ Installer SQL Server:


- Aller dans AutoLite-1-3-14>Support>Database, ouvrir l'exécutable "SetupA3SqlServer":
  - S'il y a seulement un utilisateur sur le PC, choisir l'option "SQL LocalDB" sur la première page de l'assistant d'installation. Suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
  - Si l'on souhaite donner accès au programme à plusieurs profils utilisateurs sur le même ordinateur, choisir l'option "SQL Server Express" sur la première page de l'assistant d'installation. Suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- Redémarrer l'ordinateur.

## III/ Installer le programme Auto Lite:


- Ouvrir le dossier AutoLite-1-3-14, ouvrir l'exécutable "Setup". Suivre les instructions à l'écran.
- Redémarrer l'ordinateur.

## IV/ Ajout des autorisations pour les profils utilisateurs concernés:


- Ouvrir le panneau de configuration.
- Aller dans Panneau de configuration>Système et sécurité>Outils d'administration, puis ouvrir "Gestion de l'Ordinateur".
- Trouver l'onglet "Utilisateurs et groupes locaux" dans la colonne tout à gauche de la fenêtre qui s'ouvre, puis choisir "Groupes".

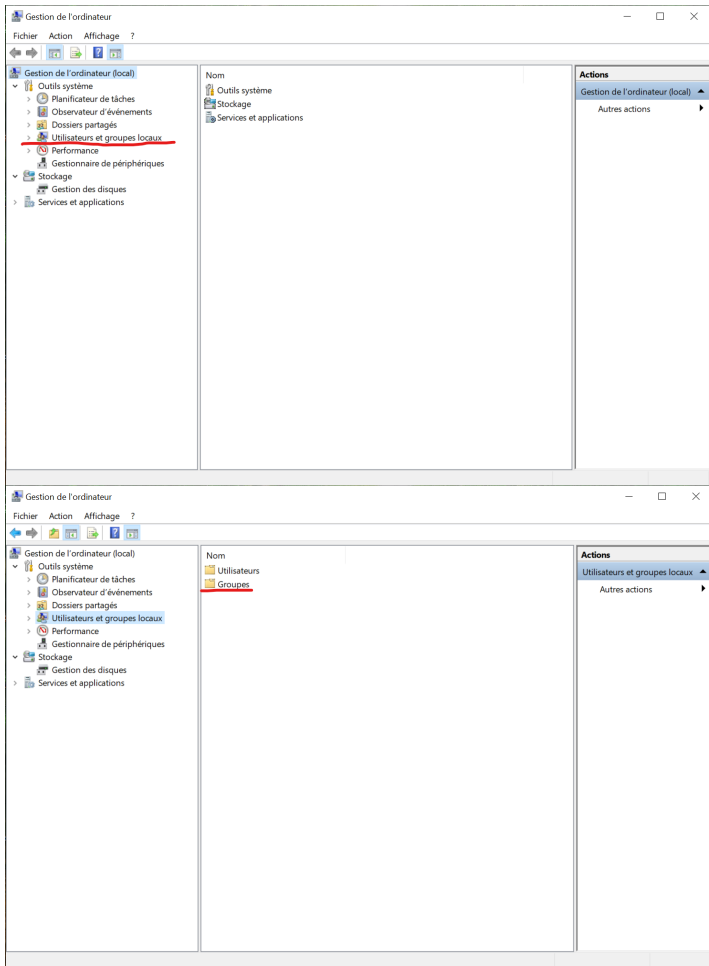


- Trouver "Autolite Users", et l'ouvrir.

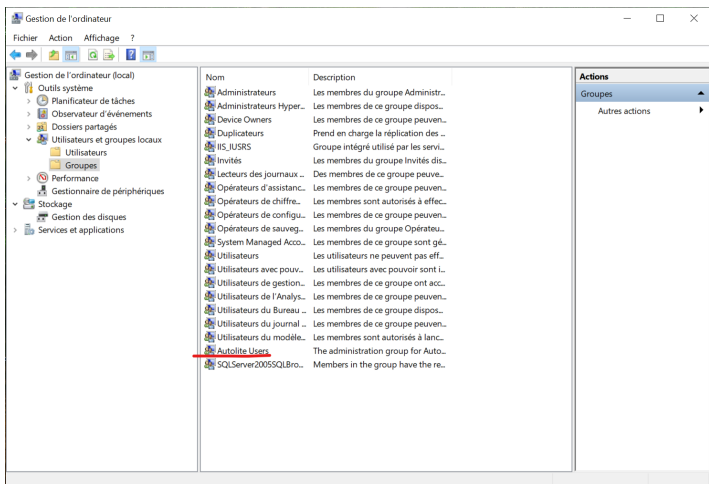

- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "Ajouter"

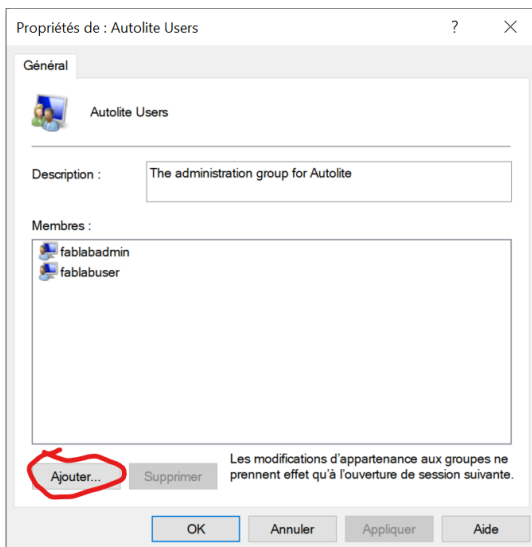

- Dans la nouvelle fenêtre ainsi ouverte, entrer le nom du profil utilisateur concerné, ou les noms si l'on souhaite donner accès au programme à plusieurs utilisateurs (exemple: fablabuser sur les ordinateurs du fablab), puis cliquer sur "Vérifier les noms"

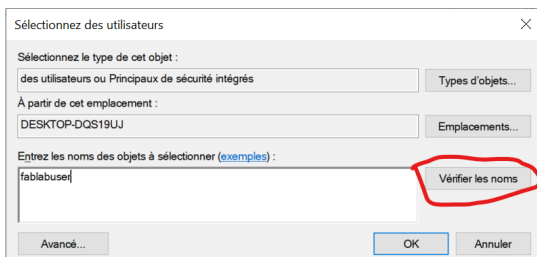

- Cliquer sur "Appliquer", puis sur OK.

## V/ Lancement du programme

- Brancher l'appareil au secteur
- Le brancher à l'ordinateur via le câble USB.
- Insérer la clé USB de licence, le programme ne s'ouvre pas le cas échéant.
- Lancer Auto Lite.

## Revision #2

Created 30 January 2025 14:51:34 by Kogan Mikhail

Updated 30 January 2025 15:30:38 by Kogan Mikhail