

Installation de la caméra sur le microscope

- 1. Sortir le boitier et l'adaptateur microscope de la boite et les assembler. (Bien penser à enlever les embouts de protections avant d'assembler)
- inserer la caméra dans la lunette droite du microscope (Se mettre bien perpendiculaire pour ne rien abimer) ou dans la 3ème lunette verticale pour les microscope Optika B-193PL (voir la page "Microscope Optika B-193PL | Wiki FablabSU")
- 3. Brancher le chargeur de la caméra a une prise secteur.
- 4. brancher la cable hdmi à écran (ici la télé du labo)
- 5. brancher l'embout USB de la souris afin de pouvoir intéragir avec l'image envoyée sur la téléarte SD

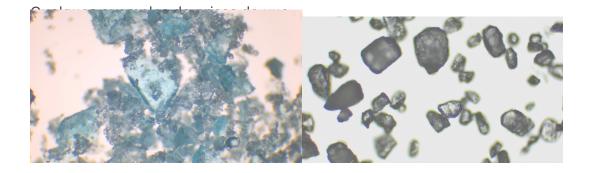


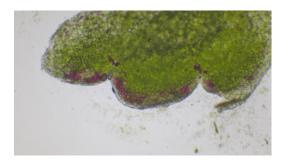


cristaux de cuivre II sulfate feuille

cristaux de glucose

coupe

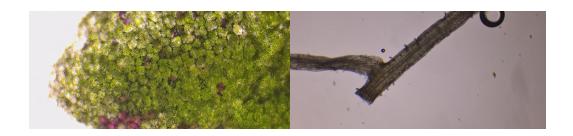


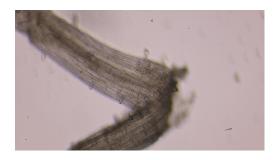

coupe feuille (2), stomates

racine (1), poils absorbants

racine(2), poils

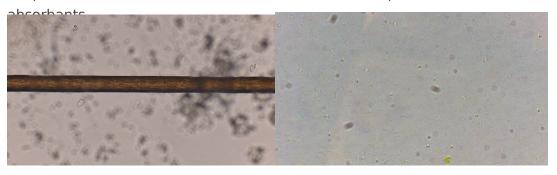

cheveux de Maryam

Chlamydomonas

Revision #7 Created 6 March 2024 13:33:38 by Tonneyck Matheo Updated 6 November 2024 16:13:01 by Ben Halima Sassi