

Jeulin Bi-axiale


Permet la détection et la mesure de champs magnétiques de 0,1 mT à 100mT. (champs crée par des courants de 2 à 10 A). Sa sonde bi-axiale mesure selon deux axes orthogonaux grâce à deux capteurs à effets de Hall.



Protocole :

- Brancher le cordon secteur
- Mettre l'interrupteur sur « Marche » (témoin allumé en rouge)
- Attendre que le témoin passe au vert pour la stabilisation thermique
 - Sélectionner la commande magnétique à afficher (bouton noir)
 - sélectionner le calibre désiré (bouton rouge)

- la valeur affiché sur l'écran est en mT

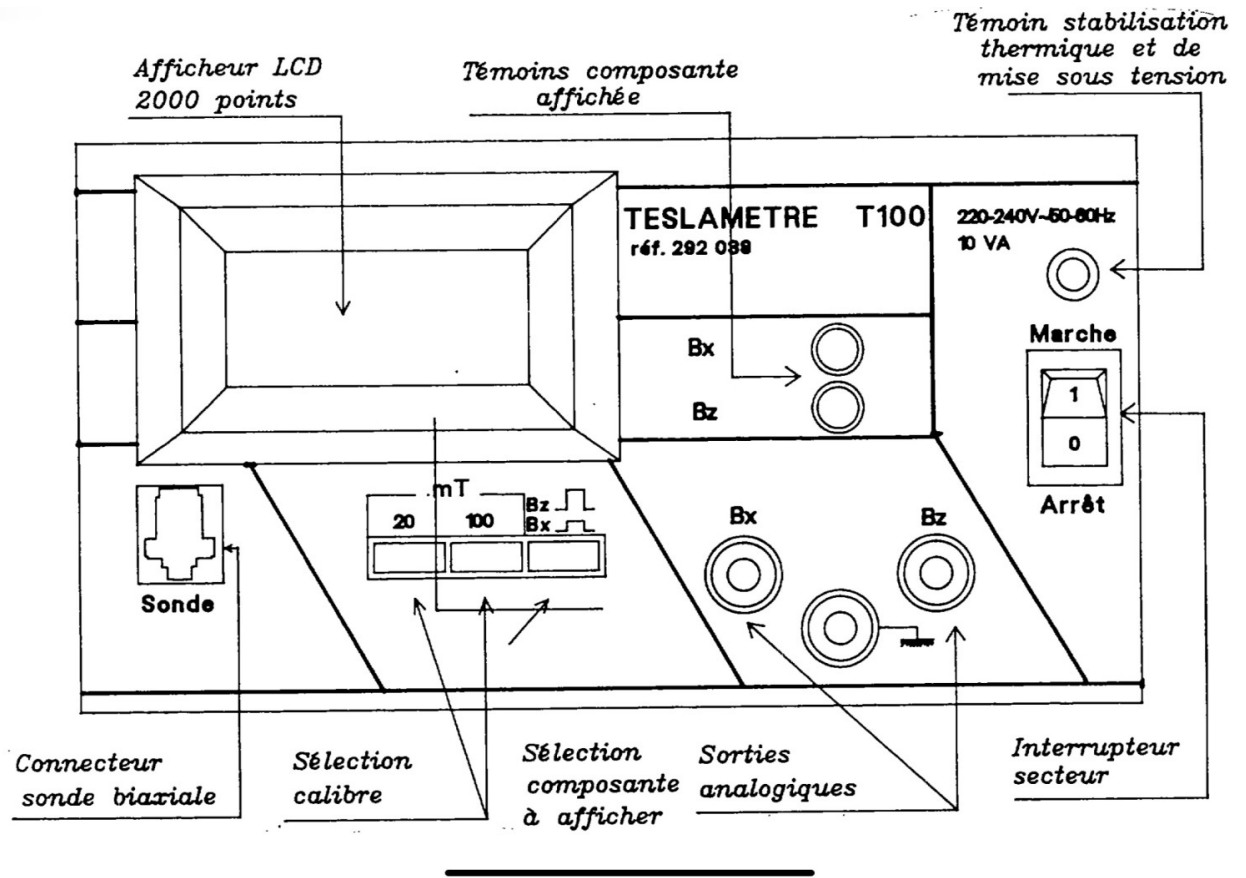

Revision #1

Created 27 September 2023 15:03:46 by Gaudry Angelina

Updated 27 September 2023 15:27:07 by Gaudry Angelina