
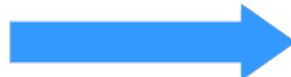


# Lancement d'un programme AtmoCONTROL

## Objectifs

Après avoir préparé le Phytotron, et exporté le programme AtmoCONTROL sur la clé USB, il faut maintenant mettre le programme en marche dans le Phytotron.

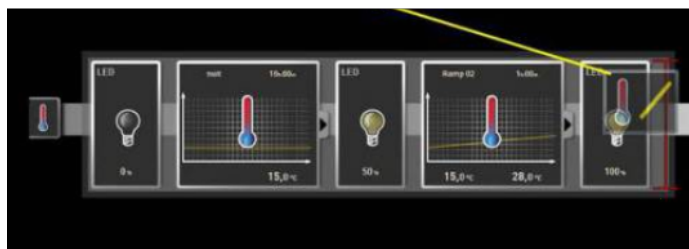

## Interface



Bouton de sélection  
et validation

Bouton tactile

Clé USB

⚠ Les écrans des différents menus ne sont pas tactiles.

Pour sélectionner un menu, cliquer sur le bouton tactile à côté puis, pour y naviguer, utiliser le bouton de sélection.

Pour revenir au menu précédent, cliquer sur le bouton tactile du menu dans lequel vous naviguez.

En cas de doute, le bouton [MENU], qui est tactile, vous permet d'accéder aux différents paramètres et réglages.

# Exportation du programme d'une expérience

## Étape 1

Allumer le phytotron, si ce n'est pas déjà fait.

## Étape 2

Insérer la clé USB portant le programme AtmoCONTROL dans le port USB sur le côté droit de l'interface.



## Étape 3

Cliquer sur le bouton [MENU] pour accéder aux différents paramètres de la machine.

## Étape 4

Sélectionner le menu PROTOCOLE grâce au bouton tactile sur la gauche.



## Étape 5

Le menu s'ouvre en affichant le programme en cours, et deux options : sélectionner ou supprimer. Pour changer de programme, sélectionner supprimer avec bouton de sélection puis valider.

## Étape 6

Les différents programmes compris dans le phytotron et dans la clé USB s'affiche, il suffit de trouver votre programme dans la liste et de valider.




⚠ Vous êtes directement redirigé à l'écran précédent, mais n'ayez craintes votre programme a bien été sélectionné.

## Étape 7

Le programme ayant été choisi, il ne vous reste plus qu'à le lancer. Cela se fait dans l'autre interface de menu, celle avec les informations de vos cycles en cours. Pour y accéder, appuyer à nouveau sur le bouton [MENU].

Une fois dans ce menu, sélectionner le menu de lancement en haut à droite.

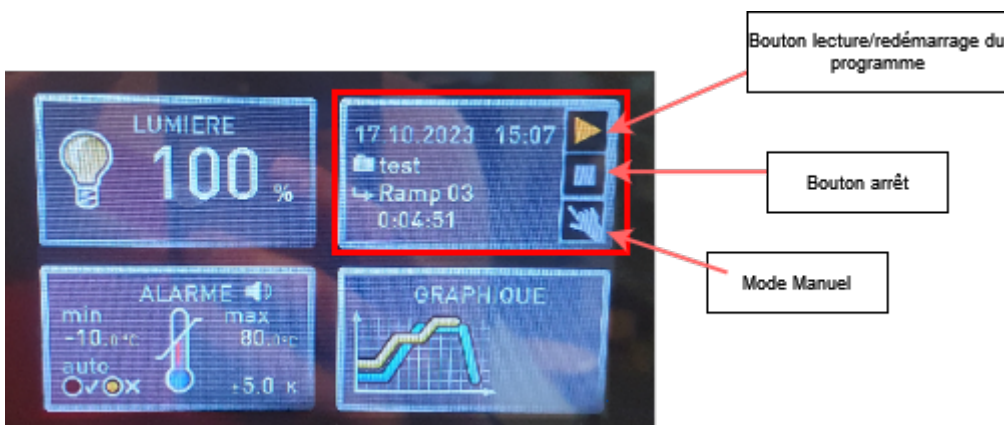

Il est possible de modifier les paramètres du phytotron sans arrêter les différentes manipulations en activant le mode manuel. Les différents menus de température, lumière et alarme deviennent alors accessibles et modifiables.

Si vous souhaitez arrêter l'expérience, il suffit d'appuyer sur le bouton "arrêt". Dans le cas où vous souhaiteriez ensuite relancer le phytotron, le programme recommence du début quand vous appuyez sur le bouton "lecture".

## Quelques petits conseils et astuces supplémentaires :

- Il est possible de récupérer les données de votre expérience en cliquant sur le menu "Protocole". Les données du phytotron sur votre expérience seront ensuite copiées sur la clé USB branchée. Il sera ensuite possible d'y accéder sur un ordinateur grâce à un logiciel de traitement de texte (OpenOffice, Word).

- Pour y accéder, suivez le chemin : Memmert->Devices->le nom de votre phytotron->Protocols->l'année de votre expérience->le mois de votre expérience en nombre.
- 

Revision #2

Created 17 October 2023 13:06:51 by Perret Anne-Aymone

Updated 19 September 2024 12:01:55 by Perret Anne-Aymone