

# Utilisation de la machine

- Nettoyer et désinfecter les parois intérieures par précaution.
- Appuyer sur le bouton On/Off pour allumer la machine : l'écran s'allume en affichant les conditions définies et actuelles.
- Pour modifier les conditions voulues (température, luminosité et timer) il suffit d'appuyer sur le bouton à côté du paramètre, de modifier la valeur avec la molette (i.e bouton rotateur) et d'appuyer sur le bouton au centre de la molette pour valider.
- Il est important de placer les échantillons de manière espacée et uniformes pour la libre circulation de l'air dans le caisson.
- L'éclairage du caisson ne peut être actif qu'en dessous de 40°C.
- L'élaboration de programme de variation de conditions se fait sur un logiciel à part qui doit ensuite être téléchargé dans le phytotron.
- Après utilisation éteindre le phytotron et nettoyer les parois internes à l'éthanol 70° pour la prochaine utilisation.

---

Revision #1

Created 8 February 2023 15:00:43 by Sametoglu Alper

Updated 19 September 2024 12:01:55 by Sametoglu Alper