


# Utilisation de l'AutoClave de paillasse

## Taches à vérifier

1. Vérifier branchement à l'alimentation.
2. Vérifier que rien autour n'empêche l'évacuation de l'air, laisser les bouchons sur le couvercle : ils sont essentiels au bon fonctionnement de la machine !
3. Introduire de l'eau distillée jusqu'à couvrir le système de chauffe + 500 mL par 20 min d'utilisation (on utilise de l'eau distillée pour éviter les dépôts calcaire.)
4. Le programme est déjà prêt ! Ne pas modifier.
5. Appuyer sur le bouton vert pour allumer, puis le bouton noir pour allumer l'écran de (stérilisation.)



6. Vérifier la jauge de pression durant l'utilisation :  $105^{\circ}\text{C}=2.90\text{PSI}$ .

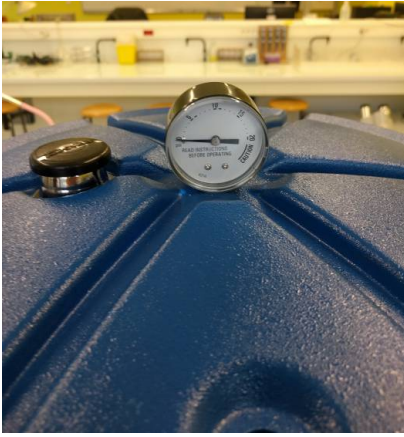

7. Pour éteindre, appuyer sur le bouton start/stop quelques secondes, puis appuyer sur l'interrupteur noir puis vert.

8. Attendre le refroidissement pour ouvrir et récupérer le matériel autoclavé.

---

Revision #4

Created 8 February 2023 14:45:30 by Sametoglu Alper

Updated 7 July 2023 13:07:07 by Sametoglu Alper