

Utilisation de l'incubateur



Liste des tâches:



2. Appuyer sur l'interrupteur, la température interne actuelle s'affiche au bout de quelques secondes.



3. Appuyer sur FKT pour entrer dans le menu de configuration.



4. Après 60 sec sans presser de bouton l'écran retournera à l'affichage de la température interne.



5. L'écran affiche par alternance le paramètre et sa valeur. Changer la valeur du paramètre avec les flèches, changer de paramètre et valider le changement de valeur en appuyant de nouveau sur

FKT 3 paramètres : "Set Point (SP)" de 0 à 70°C, "Timer Unit (t.Un)" minutes ou heures, "Timer Initial Value (t.st)" de 0 à 999 min ou de 0.0 à 99.9 hr , "t.of" signifie que le timer n'est pas actif.



6. Appuyer sur "Time" pour lancer le timer , le timer n'attend pas que la température demandée soit atteinte, l'incubateur chauffe lentement il faut donc l'allumer longtemps à l'avance pour l'amener à la température d'utilisation et pouvoir utiliser le timer de manière effective.



7. Attendre que l'incubateur ait atteint la température demandée avant d'y insérer les échantillons.
8. Après utilisation débrancher l'incubateur et nettoyer les parois internes à l'éthanol pour la prochaine utilisation

Revision #2

Created 8 February 2023 15:12:30 by Sametoglu Alper

Updated 7 July 2023 13:07:07 by Sametoglu Alper